


第5章 管理設定をする

5.1 クイックタイマーを設定する

タイマー時間とタイムアップ後の動作の設定を行います。
設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。

<手順>

1) 管理設定モードへの移行

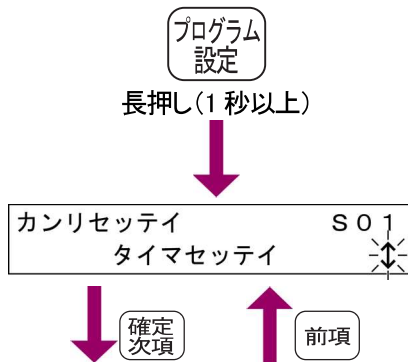


メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。
管理設定モードになり、タイマー設定の画面が表示されま

2) クイックタイマーの選択



「クイックタイマ」を選択します。

3) 設定方法の選択

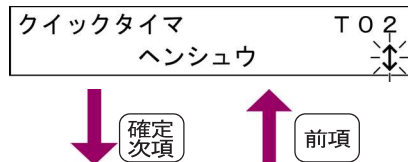

「ヘンシュウ」を選択します。
新規設定時は「ヘンシュウ」のみ表示されます。

4) 時間の設定



予約時点から、運転モードを動作させたい時間(時間:分)を入力します。 例)2時間後の場合…2:00
設定時間:0:01~9999:59

5) 運転モードの選択



下記の項目から選択します。
主電源スイッチが OFF でない限りタイムアップ後の動作要求は実行されます。
OFF: 計装の電源を OFF にします。
(主電源スイッチは ON のまま)
テイシ: 運転を停止します。
テイチ: 定値運転を開始します。
PGM* *: 指定されたプログラム運転を開始します。

6)へ 6)より

6) 設定内容の保存

クイックタイマ	T 0 5
ホソ ン?	Y e s

設定した内容を保存し予約します。
 Yes: 保存して2)の画面に戻ります。
 No: 保存せずに2)の画面に戻ります。

5.2 クイックタイマーを解除する

設定したクイックタイマーを解除します。
 設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。

<手 順>

1) クイックタイマーの選択

タイマセッテイ	T 0 1
クイックタイマ	

管理設定モードのタイマー設定画面で「クイックタイマ」を選択します。



☞タイマー設定画面への移行については「[クイックタイマーを設定する](#)」を参照してください。

2) 設定方法の選択

クイックタイマ	T 0 2
カイジヨ	

「カイジヨ」を選択します。



3) 設定内容の保存

クイックタイマ	T 0 6
カイジヨ?	Y e s

設定した内容を保存し解除します。
 Yes: 保存して1)の画面に戻ります。
 No: 保存せずに1)の画面に戻ります。

5.3 カレンダータイマーを設定する(オプション)

5.3.1 開始タイマーを設定する

開始タイマーの起動条件を設定します。
 設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。

<手 順>

1) 開始タイマーの選択

タイマセッテイ	T 0 1
カイシタイマ	

管理設定モードのタイマー設定画面で「カイシタイマ」を選択します。



☞タイマー設定画面への移行については「[クイックタイマーを設定する](#)」を参照してください。

2)へ 2)より