

開始設定(1ステップの勾配制御)

エスベック株式会社


機種：プラチナスJシリーズ

設定方法：コントローラ計装の「プログラム設定」タブより「編集」押ししプログラムパターン表示にて
詳細(画面右側アイコン)を押下、「開始条件設定」で設定

選択 OFF：勾配制御を行わない

測定値：プログラム運転開始時の槽内温度を始点として勾配制御を行います。

設定値：勾配制御の始点温度を任意に設定し勾配制御を行います。

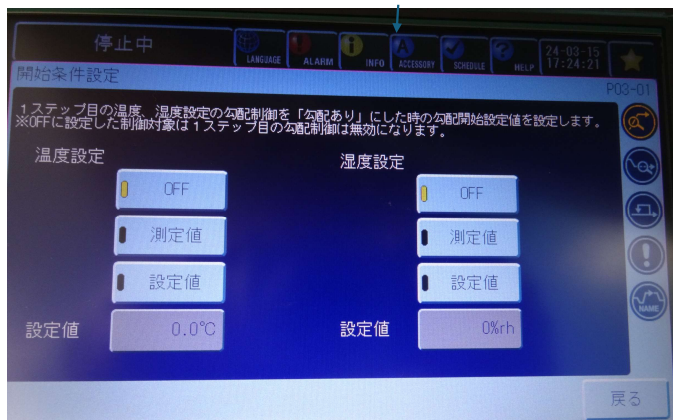

機種：パーフェクトオープン

設定方法：「プログラム設定」キー長押し(5秒以上)→「メンテナンスセッテイ」→「キノウショウサイセッテイ」
プログラム設定手順の「ショウサイ」にて設定

選択 OFF：勾配制御を行わない

測定値：プログラム運転開始時の槽内温度を始点として勾配制御を行います。

設定値：勾配制御の始点温度を任意に設定し勾配制御を行います。

