

凝縮器フィルタの清掃

エスペック株式会社

目的：冷凍機の過負荷運転を軽減するため
定期的(一回/一か月)に実施してください。

清掃方法

- 1.本体から凝縮器フィルタを取り外す
- 2.フィルタを水洗いする。
- 3.乾燥後、元の位置に取付する

プラチナスJシリーズ

型式：PR,PL,PSL,PU,PG,PCR-OJ

PDR,PDL-OJは、側面カバー板(ネジ止め)内にあります。



本体左側面下方より引き出します。

ハイパワー恒温恒湿器

型式：ARL,ARS,ARU,ARG-〇〇-J



左右側面後方よりのカバーを外し、フィルタを取り出します。
マグネット式になっており、洗浄後は元に位置に貼り付けてください。