

4) 試料温度制御の ON/OFF を設定します。



- ON 選択: 試料温度制御を行います。
- OFF 選択: 試料温度制御を行いません。
空気温度制御を行います。

※試料温度制御有効(ON)のときは、空気温度と湿度の制御はできません。

◆ 参考 ◆

☞「4.6 試料温度の詳細設定をする」を参照してください。

5) 湿度制御運転の ON/OFF を選択します。

※湿度制御が OFF 設定の場合、湿度設定値は OFF 表示になります。湿度制御を ON にすると入力済みの設定値が表示されます。



冷凍能力を手動制御する場合は、冷凍能力設定をする必要があります。
冷凍能力の自動/手動(停止/最小/中/最大)を選択してください。
通常は、自動に設定してください。