

試料保護のため、運転開始前に必ず 温度過昇防止器を設定してください。

Be sure to adjust the overheat protector's limit values setting to protect the specimen prior to every operation.

温度過昇防止器 Overheat protector



ダウンキー
Down key

アップキー
Up key

温度を上げたい場合は、アップキーを、
温度を下げたい場合は、ダウンキーを
長押しして、設定温度を変えてください。
例、90°C以上で試料が破損する場合

設定温度：85°C 等

<How to adjust the limit value>

- Increase temperature: Press and hold the Up key until the desired temperature is displayed.
- Decrease temperature: Press and hold the Down key until the desired temperature is displayed.

Example: Limit values shall be 85°C for test specimen with a heat resistance temperature of 90°C

**正しく設定せずに運転を開始すると、試料の破損や、
最悪の場合、火災が発生する可能性があります。**

If the limit values setting is incorrect before starting operation, the specimen may be damaged or a fire may occur in the worst case.