

周波数 変更画面

エスベック株式会社

恒温(恒湿)器等を周波数帯の違うエリアへ移設された場合、下記機種については周波数の設定を変更してください。


1. 対象製品

・プラチナスJシリーズ

型式：PR,PL,PSL,PU,PG,PHP,PDR,PDL,PCR-OJ

設定方法：コントローラ計装の「管理設定」タブを押下し、「メンテナンス設定」→「装置詳細設定」画面に入り

電源周波数を選択してください。

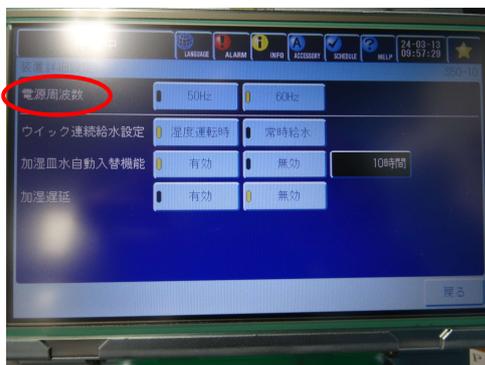

・プラチナスKシリーズ

型式：PR,PL,PSL,PU,PG,,PDR,PDL,PCR,PWO,PVO-OK(P(H))

設定方法：コントローラ計装の「管理設定」タブを押下し、「メンテナンス設定」→「装置詳細設定」画面に入り

電源周波数を選択してください。

