


第 6 章 メンテナンス設定をする

6.1 復帰処理設定をする

設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。


<手 順>

1) 管理設定モードへの移行

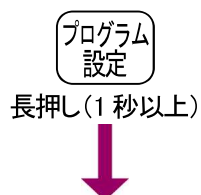

メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。
管理設定モードになり、タイマー設定の画面が表示されます。

2) メンテナンス設定への移行

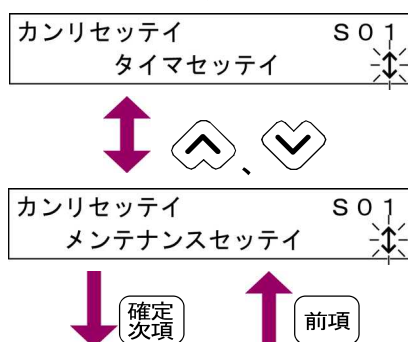

↑、↓ ボタンを押してメンテナンス設定の画面を表示させます。

6.7 オフセット調整をする(簡易的校正方法)

オフセットとは計装の表示値に偏差を加え、表示値を変更する機能です。
設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。

<手順>

1) オフセット設定への移行

メンテナンスセッテイ S 5 1
フックシヨリセッテイ



メンテナンスセッテイ S 5 1
オフセットセッテイ



管理設定モードのメンテナンス設定画面で 、 ボタンを押してオフセット設定の画面を表示させます。

☞メンテナンス設定画面への移行については「[復帰処理設定をする](#)」を参照してください。

2) オフセットの設定

オフセットセッテイ S 6 0
ホセイ °C - 1 0 . 0



補正值を入力します。
設定範囲: -10.0~+10.0°C

設定例

器内温度 195°C 計装表示温度 200°C の場合、器内温度に計装表示を合わせる為に -5.0°C を補正值として入力します。

入力後に確定次項ボタンを押します。

3) オフセット設定の終了

メンテナンスセッテイ S 5 1
オフセットセッテイ

設定が終了したら ボタンを押してオフセット設定の画面に戻ります。