

6.11 メンテナンス設定


装置運転中の動作設定、画面設定、音設定、装置詳細設定などを行うための画面です。
管理設定画面の[メンテナンス設定]を押します。

◆ 参考 ◆

メンテナンス設定へ入る際のユーザーパスワードを登録できます。

☞ユーザーパスワードの登録については「6.11.5 ユーザーパスワードを登録(変更)する」を参照してください。

登録している場合は、パスワードを入力します。

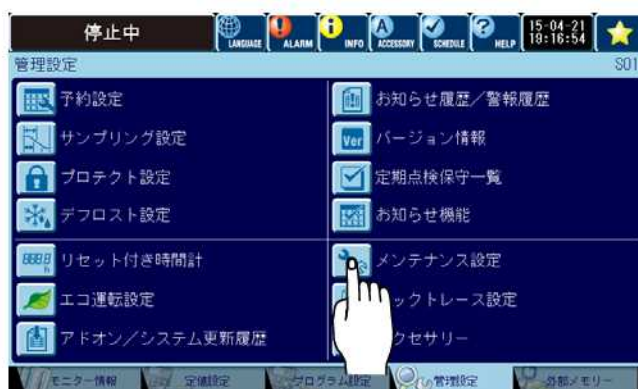

メンテナンス設定画面が表示されます。

それぞれの設定については、6.11.1 以降を参照してください。



【メンテナンス設定項目】

通信設定
装置運転動作設定
設定到達判定条件
タイムシグナル名称登録
画面設定
言語設定
音設定

日付・スクリーン設定
ユーザーパスワード登録
オフセット調整
装置詳細設定
オプション設定
クイックアクセス設定
メーカーメンテナンス設定

6.11.6 オフセット調整をする

試験槽内の温度、湿度を計測する温度(乾球)センサー、湿度(湿球)センサー、試料温度制御センサー(オプション)の入力値に対し、補正を行います。

このオフセット調整は、すでに校正されている計器に対して、測定値を合わせることが目的であり、制御の誤差を補正するものではありません。

また、この補正値はモニター画面やトレンドグラフ、モニター出力(オプションの記録計用出力端子)などすべての測定値に反映されます。

メンテナンス設定画面の[オフセット調整]を押します。



オフセット調整の補正値を設定します。

各センサーに加算/減算する補正値を $\pm 5^{\circ}\text{C}$ の範囲で設定します。

入力後、センサー入力値に補正した値が測定値に表示されます。

◆ 参 考 ◆

厳密な校正が必要な場合は、当社へご連絡ください。