

パーフェクトオープンシリーズ (xx2タイプ)

Q: 停電復帰動作設定を教えてください。

【型式】PH-102, PH-202, PH-302, PH-402, PHH-102, PHH-202, PHH-302, PHH-402,  
SPH-102, SPH-202, SPH-302, SPH-402, SPHH-102, SPHH-202, SPHH-302, SPHH-402,  
IPH-202, IPHH-202, GPH-102, GPH-202, GPHH-102, GPHH-202,  
STPH-102, STPH-202, SSPH-102, SSPH-202, PV-212, PV-222, PV-232, PV-332,  
PVH-212, PVH-222, PVH-232, PVH-332

A: 次の通りです。下記はユーザーズマニュアルの抜粋です。

ユーザーズマニュアル/応用操作編 (リファレンス編)

## 第 6 章 メンテナンス設定をする

### 6.1 復帰処理設定をする

設定モードで設定できる機能は、「[管理設定の機能一覧](#)」を参照してください。

- 1. 管理設定モードへの移行**  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。
- 2. メンテナンス設定への移行**  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。
- 3. パスワードの入力**  
パスワードを登録している場合、パスワード入力画面が表示されます。パスワードが設定されていないときは自動的に 4. の画面が表示されます。
- 4. 復帰処理設定**  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。  
メニュー画面で **プログラム設定** ボタンを 1 秒以上押し続けると管理設定画面に切り替わります。  
管理設定モードになり、タイマ設定の画面が表示されます。
- 5. 復帰処理設定の終了**  
設定が終了したら **前項** ボタンを押してメンテナンス設定の画面に戻ります。

第 6 章 メンテナンス設定をする

36