

## 真空オープン

Q: 停電復帰動作設定を教えてください。

【型式】VAC-101P, VAC-201P, VAC-301P

A: 以下の通りです。以下はユーザーズマニュアルの抜粋です。

### 4.11 メンテナンス設定

装置運転中の動作設定、画面設定、音設定、装置詳細設定などを行うための画面です。


#### ◆ 参考 ◆

管理設定画面の[メンテナンス設定]を押します。

メンテナンス設定へ入る際のユーザーパスワードを登録できます。


☞ユーザーパスワードの登録については「4.11.5 ユーザーパスワードを登録(変更)する」を参照してください。

登録している場合は、パスワードを入力します。

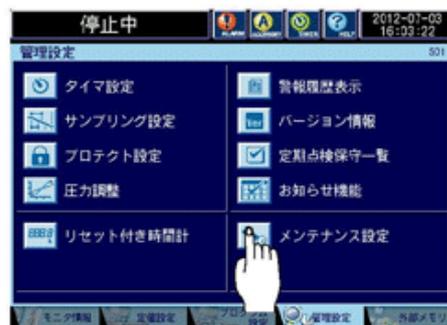

メンテナンス設定画面が表示されます。

それぞれの設定については、4.11.1 以降を参照してください。

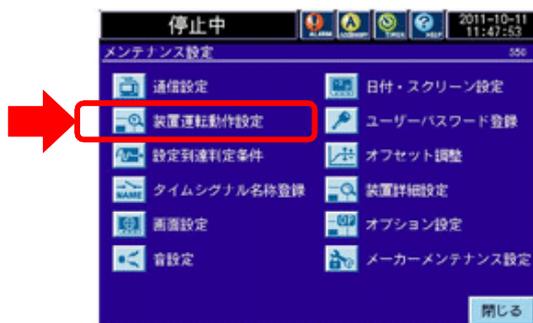

#### 【メンテナンス設定項目】

通信設定	日付・スクリーン設定
装置運転動作設定	ユーザーパスワード登録
設定到達判定条件	オフセット調整
タイムシグナル名称登録(オプション)	装置詳細設定
画面設定	オプション設定
音設定	メーカーメンテナンス設定

## 4.11.2 装置運転中の動作を設定する

装置運転中に停電した後の復帰処理方法や圧力未到達異常および未到達幅の設定を行います。  
メンテナンス設定画面の[装置運転動作設定]を押します。



## ■ 停電復帰動作

停電発生後の装置の復帰動作を設定します。

## [初期状態]

停電復帰後は、停電発生前の運転状態に関係なく、一次側ブレーカーがON(受電中)状態になります。

## [運転継続]

停電復帰後は、停電発生前の運転状態が継続されます。

※装置購入時は[初期状態]に設定されています。