

ハイパワー恒温（恒温）器 A R シリーズ 停電復帰動作の設定手順

SERIAL No.4100000000からSERIAL NO.4100009999まで

・管理設定

→メンテナンス設定

→2.復帰処理設定

→選択

[運転継続]停電発生前の運転状態が継続されます。

[電源(切)]停電発生前の運転状態に関係なく、電源を遮断します。

SERIAL No.4100010000以降

・管理設定

→メンテナンス設定

→装置運転動作設定

→選択

[運転継続]停電復帰後、停電発生前の運転状態が継続されます。

[初期状態]停電復帰後、停電発生前の運転状態に関係なく、初期状態
(主電源スイッチを入れた状態) になります。