

小型超低温恒温器ミニサブゼロ(××1タイプ)
Q:P計装の停電復帰動作設定を教えてください。
【型式】MC-711P, MC-811P


A: 次の通りです。下記はユーザーズマニュアルの抜粋です。

5.9 環境設定


メンテナンス項目を選択する

1. メニューが表示されている状態で管理設定モードにします。

[管理設定]キーを押してください。

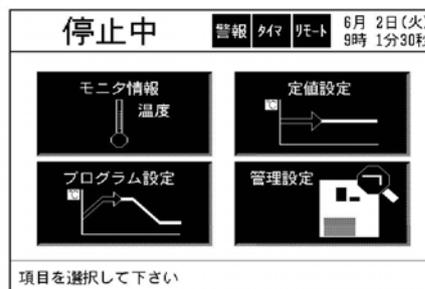

2. 管理設定選択画面から[メンテナンス設定]キーを選択します。

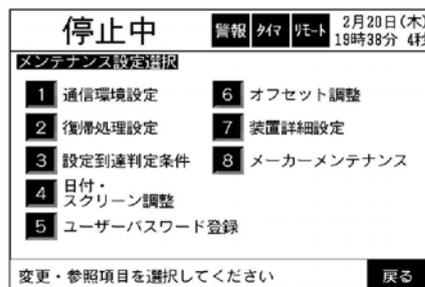

第5章 管理設定モード

3. ユーザーパスワードを入力します。
文字入力画面が表示されますので、パスワードを入力してください。
パスワードが設定されていないときは、手順4に移ります。



4. メンテナンス設定選択画面になります。環境設定を行ってください。

【メンテナンス項目】

1. 通信環境設定
2. 復帰処理設定
3. 設定到達判定条件
4. 日付・スクリーン調整
5. ユーザーパスワード登録
6. オフセット調整
7. 装置詳細設定
8. メーカーメンテナンス

第5章 管理設定モード

復帰処理設定をする

装置運転中に停電した後の復帰処理モードを設定します。

1. メンテナンス設定選択画面から **2** キー（復帰処理設定）を選択します。
2. 停電が発生したときの復帰動作を設定します。

停止中 警報 タイマ リモート 2月20日(木) 19時42分21秒

復帰処理設定

停電復帰動作設定 電源(切) 運転継続

変更する設定を選択してください 戻る

運転継続 : 停電発生前の運転状態が継続されます。

電源(切) : 電源を切ります。(主電源スイッチはONのまま)