

小型環境試験器 (xx0タイプ)

Q: 停電復帰動作設定を教えてください。

【型式】SH-220, SH-240, SU-220, SU-240

A: 次の通りです。下記はユーザーズマニュアルの抜粋です。

4. メンテナンス設定

手 順	キー操作	表 示 部
槽内温度表示画面時、にテンキーより暗証番号“3”、“7”、“3”、“3”を入力後、実行／登録キーを押して下さい。 (この時キークリック音、エコーバックはされません。)	3 7	
(1) 復電時の制御設定	3	
テンキーより“0”、“1”を入力し動作モードを設定して下さい。 0 : (チャンバー停止状態。)	3	
1 : (停電前の運転状態に戻り運転を継続。)	実行 登録	
(例) を設定。		
テンキーより“0”を入力して下さい。	0	
“” が点滅表示します。		
実行／登録キーを押して下さい。	実行 登録	
“” が点灯表示します。		
実行／登録キーが受付られた場合自動的に次の設定画面になり、続けてメンテナンスデータの設定ができます。		