

小型環境試験器 (xx1タイプ)

Q: 停電復帰動作設定を教えてください。

【型式】SH-221, SH-241, SH-261, SH-641, SH-661, SU-221, SU-241, SU-261, SU-641, SU-661

A: 次の通りです。下記はユーザーズマニュアルの抜粋です。

第6章 ユーザーメンテナンス設定モード

6.2 装置の環境を設定する



通信に関する設定以外の環境設定を行います。


■ユーザーメンテナンス設定モード(装置環境)への移行方法


主電源(ブレーカ)スイッチをONにし、**電源**キーを押します。


モニターモードから**設定**キーを5回押すと、ユーザーメンテナンス設定モード(装置環境)の「1. 装置環境設定アナウンス」画面になります。

■入力の仕方


  : 設定値の入力と選択をします。

 : 桁の設定をします。

 **確定** : 変更結果を有効にします。

※設定変更しても  キーを押さないと変更結果は適用されません。

 **次項** : 次画面へ移行します。

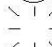 : 点滅を示しています。


ユーザーメンテナンス設定モード(装置環境)

ユーザーメンテナンス設定モード(装置情報)



5. 停復電動作設定

停電発生後、給電が回復したときの装置の動作を設定します。

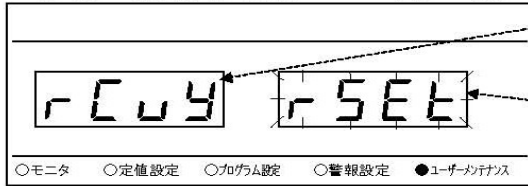

メッセージ
"Recovery"


停復電時の動作



rCnT : 停電前の状態を継続する
(CNT)

rSEt : 主電源スイッチをONしたとき
(RSET) の状態にする

確定 : 変更結果の適用

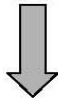

次項 キーで次画面へ