


1.2 画面構成

計装画面は以下の3つから構成されています。

- ① 共通部
- ② 内容部
- ③ タブ部

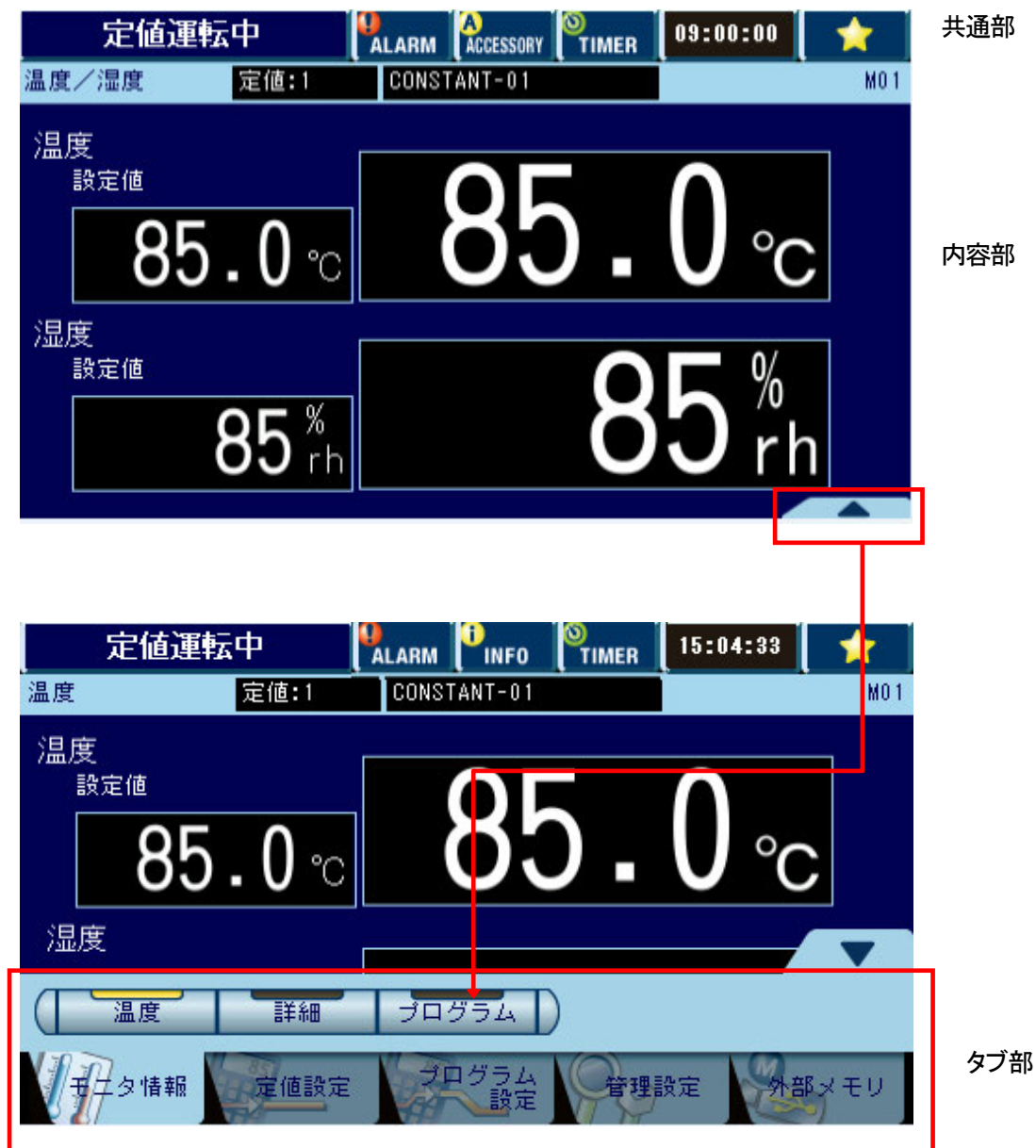


5.11 メンテナンス設定

装置運転中の動作設定、画面設定、音設定、装置詳細設定などを行うための画面です。
 管理設定画面の[メンテナンス設定]を押します。
 メンテナンス設定画面が表示されます。
 それぞれの設定については、5.11.1 以降を参照してください。

◆ 参考 ◆

メンテナンス設定へ入る際のユーザーパスワードを登録できます。
 ユーザーパスワードの登録については「5.11.7 ユーザーパスワードを登録(変更)する」を参照してください。
 登録している場合は、パスワードを入力します。

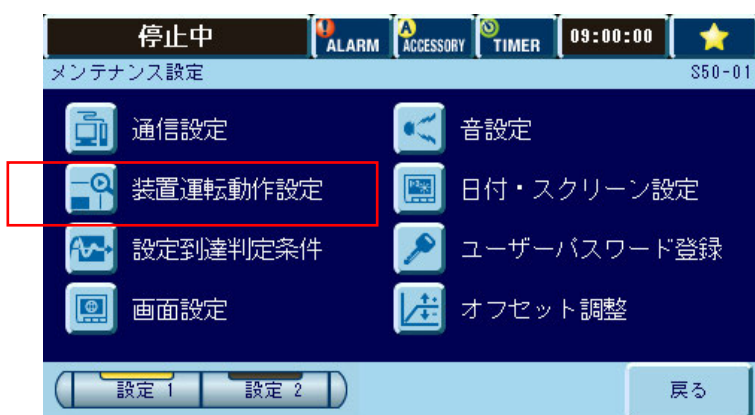

左の画面を表示させる手順：
 (1)液晶画面右下端の三角をタッチ
 (2)液晶画面下部の管理設定をタッチ
 (3)メンテナンス設定をタッチ



【メンテナンス設定項目】

- | | |
|-------------|------------|
| 通信設定 | オフセット調整 |
| 装置運轉動作設定 | 設定到達判定条件 |
| 画面設定 | 記録計設定 |
| 音設定 | クイックアクセス設定 |
| 日付・スクリーン設定 | メーカーメンテナンス |
| ユーザーパスワード登録 | |

5.11.2 装置運転中の動作を設定する

装置運転中に停電した後の復帰処理方法、警報発生時のバックアップ運転の設定を行います。
メンテナンス設定画面の[装置運転動作設定]を押します。



表 5.11 装置運転動作設定項目

①	停電復帰動作	停電発生後の装置の復帰動作を設定します。 [初期状態]: 停電復帰後は、停電発生前の運転状態に関係なく、初期状態(ブレーカーを入れた状態)になります。 [運転継続]: 停電復帰後は、停電発生前の運転状態が継続されます。
---	--------	---