

PL-PR-PH-PSL-PG-PU-PH-PCR-PCU-PDR-PDL
プラチナスKシリーズ／ワイドビュー恒温(恒湿)器

PL/PR/PH-1K, 2K, 3K, 4K, PWL/PWU-2KP, 3KP, 4KP
PSL/PG-2KP, 2KPH, 4KP, 4KPH, 2KT, 2KTH, 4KT, 4KTH
PCR-3KP, 3KT, PDL/PDR-3KP, 3KT, 4KP, 4KT

凝縮器にほこりが付くのを防止している凝縮器用フィルタを清掃します。

- 手 順**
1. 凝縮器用フィルタを取りはずします。
1～3 型は、下図のように装置左側面から 1 枚取りはずします。
4 型は、給水タンク収納ユニット裏側から 2 枚取りはずします。
給水タンク収納ユニットを手前に引き出し、奥に見えるフィルタを取りはずします。

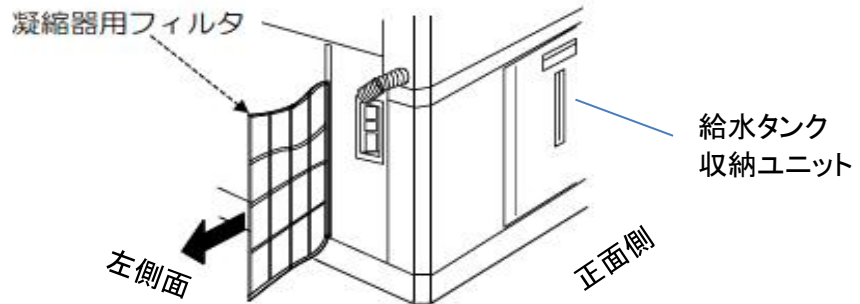


図 7.3 凝縮器用フィルタの取りはずし (1～3 型)

2. フィルタに付いたほこりやごみを水で流します。
3. 水で流した後は日陰で乾燥させます。
凝縮器用フィルタは樹脂製です。日光を直接当てると、変形することがあります。
4. 凝縮器用フィルタを元どおりに取り付けます。


PDL/PDR-3KP/T, 4KP/Tの凝縮器の清掃

凝縮器にほこりが付くのを防止している凝縮器用フィルタを清掃します。

手 順

1. 装置本体および除湿機の凝縮器用フィルタを取りはずします。

装置本体のフィルタは、3型は下図のように装置左側面から1枚取りはずします。4型は給水タンク収納ユニット裏側から2枚取りはずします。

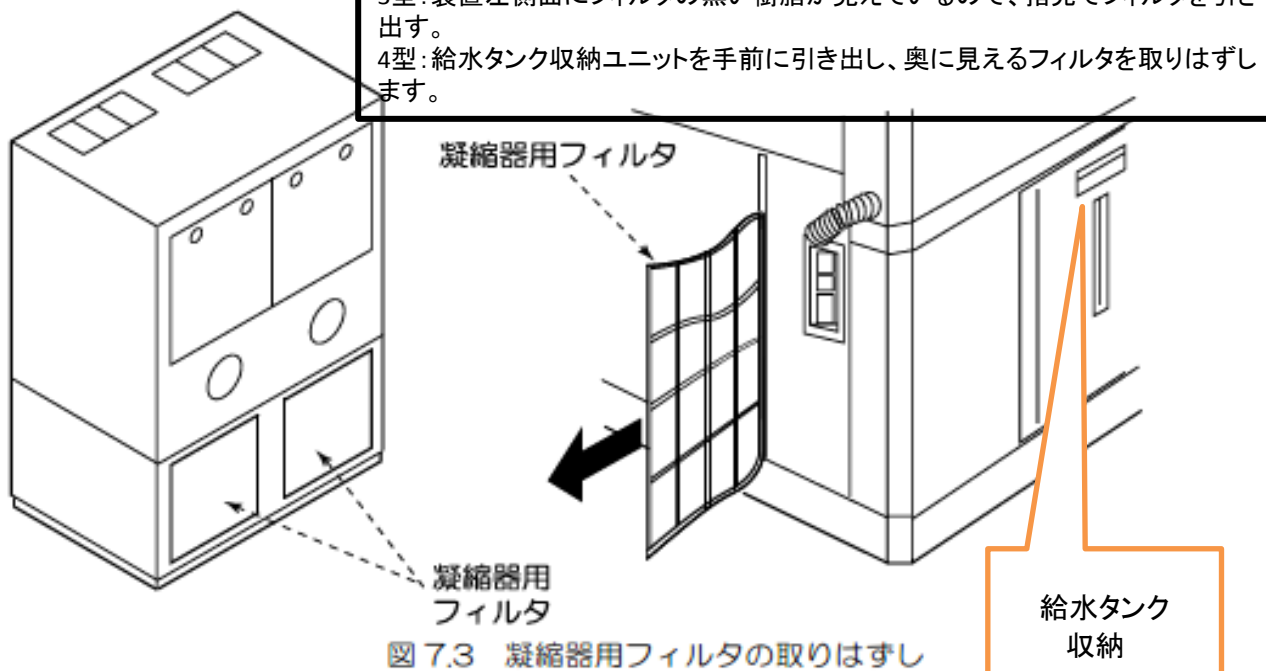

2. フィルタに付いたほこりやごみを水で流します。


3. 水で流した後は日陰で乾燥させます。

凝縮器用フィルタは樹脂製です。日光を直接当てると、変形することがあります。

4. 凝縮器用フィルタを元どおりに取り付けます。

・オプション水冷／冷凍回路水冷方式
装備時のみ

PL/PR/PU/PWL/PWU-3KP,3KPH,4KP,4KPH,3KT,3KTH,4KT,4KTH, PSL/PG-2KP,2KPH,2KT,2KTH,4KT,4KTH,
PCR-3KP,3KT

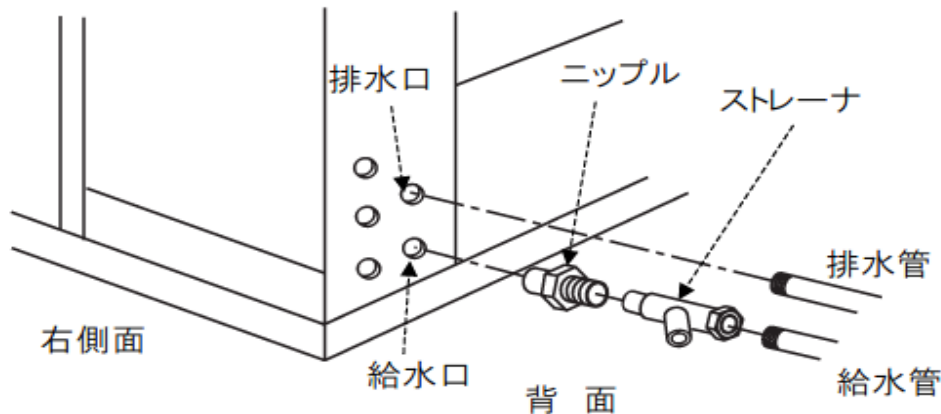

ストレーナエレメントの清掃または交換

給水管に取り付けたストレーナのストレーナエレメントに水あかやごみなどが付着し、目詰まりを起こすことがあります。その場合は十分な冷却水が供給できなくなり、冷凍機運転不能になることがあります。

■ストレーナエレメントの清掃

- 手 順**
1. 給水を停止します。排水管にもバルブがある場合は、バルブを閉めてください。
 2. スパナでキャップをはずし、ストレーナエレメントを取り出します。
配管に冷却水が残っている場合、キャップをはずすと水が漏れますので、バットなど適切な容器で受けてください。
 3. ストレーナエレメントをブラシなどを用いて清掃します。
 4. 逆の手順でもとに戻します。

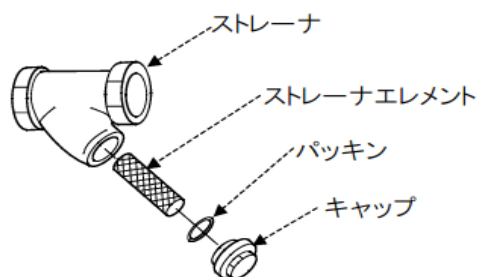


図4.3 ストレーナエレメントの清掃

■ストレーナエレメントの交換

清掃と同様の手順でストレーナエレメントを交換してください。